


Snabbguide för att komma igång med WiFi mikroskopet PUCK


Denna instruktion gäller för iPad eller iPhone användare.

Ladda batteriet


Packa upp mikroskopet och sätt i det medföljande batteriet. Var noga med att vända batteriet rätt, se anvisning i batterihållarens botten. Ladda batteriet fullt genom att ansluta USB-sladd till medföljande vägguttagsadapter eller till USB-uttaget i en dator. Under laddning lyser röd LED. Batteriet är fulladdat när det röda skenet övergår till fast grönt sken.

Hämta App till iPad/iPhone

För att kunna använda mikroskopet behöver du ladda ner en app till din iPhone. Hämta gratisappen Ucam från App-store. Sök efter "Ucam" och hämta appen som har denna ikon:  För att aktivera appen kan lösenord efterfrågas, använd då lösenordet: "ostec". Därefter är din iPad/iPhone redo att kopplas ihop med mikroskopet.

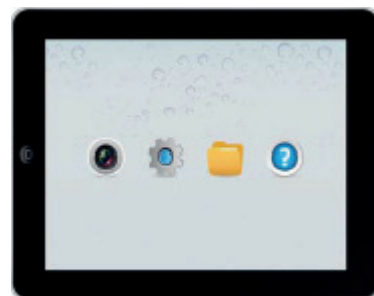


Ställ in nätverk

Mikroskopet skapar ett eget nätverk för att kommunicera med iPad/iPhone. Sätt mikroskopets mode-väljare i läge WiFi , använd skjutströmbrytaren på mikroskopets ovansida. En gulgrön indikation visar att mikroskopet är startat.

När klargrön LED under antensymbolen  blinkat och mikroskopets belysning är tänd, är det dags att ställa in nätverkskopplingen till iPad/iPhone.


Ställ in din iPad/iPhone till mikroskopets nätverk

Öppna iPad/iPhone "INSTÄLLNINGAR". Välj WiFi. Se till att WiFi är på. Välj mikroskopets nätverk från listan som visas under rubriken "VÄLJ ETT NÄTVERK ...". Det kan ta en liten stund för mikroskopets nätverk att komma upp beroende på hur många nätverk som finns i omgivningen. Leta upp mikroskopets nätverksnamn: VideoWiFi-XXXXXX. (XXXXXX är en unik kod för varje kamera som gör det möjligt att ansluta flera mikroskop). Om lösenord efterfrågas, använd: "12345678"

Anslutning är klar när mikroskopets klargröna lysdiod börjar blinka under antensymbolen  och att valt nätverk visas med en bock i din iPad/iPhones WiFi inställningar. Den oregelbundna blinkningen visar att kommunikationen till din iPad/iPhone är i gång.

Öppna appen UCam på din iPad/iPhone

Följande bild visas:

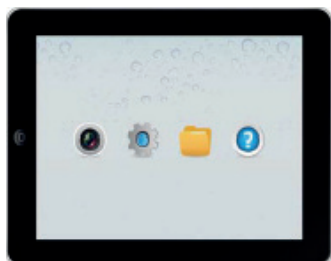

Klicka på ikonen: 

Du får då upp bilden från mikroskopet och kan nu använda alla appens funktioner.



Bildfönstrets funktionsknappar:

