


# Ormetælling og udstyr

## McMASTER TRIN FOR TRIN

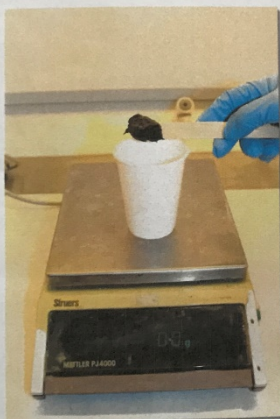

1. Afvej 4 g gødning

Heidi Enemark, Stubberup, Juni 2014



Hvis gødningen er meget tør kan der tilsættes lidt destilleret vand for at opløse.




2. Tilsæt 56 ml flotationsvæske

Heidi Enemark, Stubberup, Juni 2014



Flotationsvæske er Saltvand

2.  
Tilføjet 50 ml forlætningsvæske


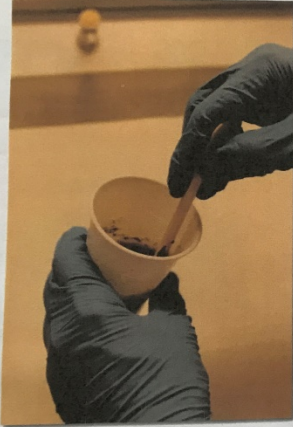


**3.**  
Omrør grundigt indtil  
suspensionen er jævn.  
Hvis gødningspillerne er  
meget hårde knuses de  
inden tilsætning af væsken




enemark, Stubberup, Juni 2014

**4.** Grove partikler fjernes fra prøven, idet den filtereres  
gennem gazen (over i et nyt bæger eller vha. et bæger uden  
bund, som vist nedenfor)

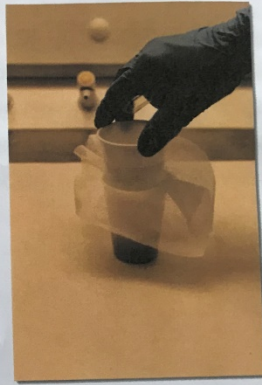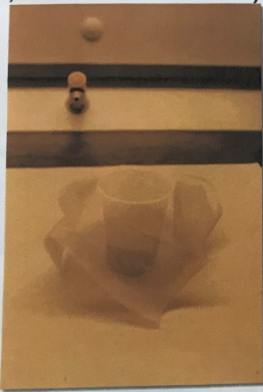

Heidi Enemark, Stubberup, Juni 2014

4. Givne partikler fjernes fra prøven. Ind i den filtreres  
gennem gæsen (over i et nyt bæger eller vha. et langere  
bund...

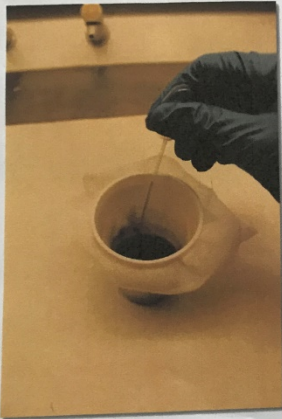


5.  
**STRAKS** efter omrøring  
udtages en delprøve vha.  
pasteurpipetten

Heidi Enemark, Stubberup, Juni 2014

DTU

Kan også suges op i en rengjort sprøjte, det er nok nemmere.

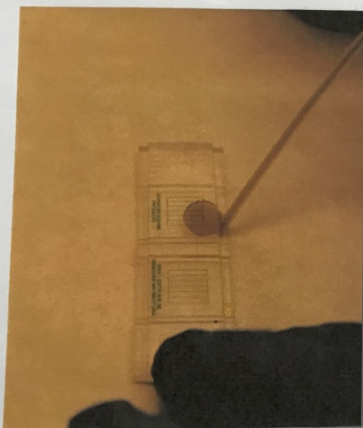

6.  
McMaster tællekammeret  
fyldes (begge kamre!)  
Henstår 3-5 minutter inden  
aflæsning

Heidi Enemark, Stubberup, Juni 2014

DTU

Der må ikke være synlige luftbobler, det med 3-5 minutter kan godt mindskes til 1 minut.




Heidi Enemark, Stubberup, Juni 2014

7.  
Mikroskopi ved 100x  
forstørrelse (400x ved  
tælling af coccidier)  
Mikroskopet indstilles så der  
fokuseres på dækglassets  
streger



## BLANDINGSINFEKTION

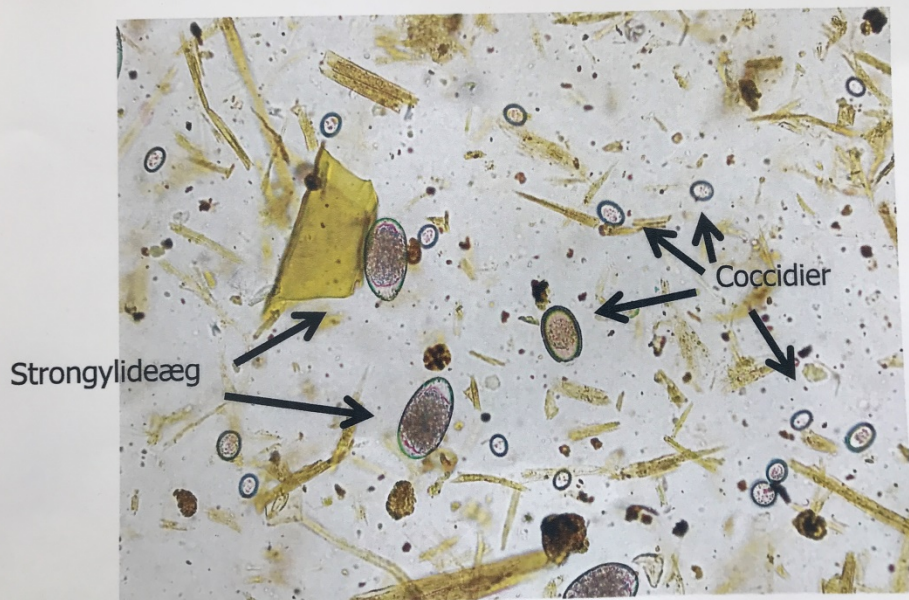



Tæl antal Strongylideæg i begge kamre, de er som vist en del større end Coccidier og nemme at få øje på.

EJER: .....

**Resultat af gødningsprøve McMaster:**

1. .... Strongylider ..... EPG  
Nematodirus battus ..... EPG  
Bændelorm ..... EPG  
Coccidier ..... OPG

2. .... Strongylider ..... EPG  
Nematodirus battus ..... EPG  
Bændelorm ..... EPG  
Coccidier ..... OPG


3. .... Strongylider ..... EPG  
Nematodirus battus ..... EPG  
Bændelorm ..... EPG  
Coccidier ..... OPG

Ved behandling husk ALTID at veje dyrene, så der ikke underdoseres.


Flyt ALDRIG dyrene til ren mark efter behandling.

Noter antal talte Strongylideæg og gang med 50 pr. får/lam, hvis resultatet er over 200 (4 æg), bør du sende gødningsprøve til din dyrlæge for at få bekræftet, samt udskrevet recept på ormiddel.

# BLANDINGSINFEKTION

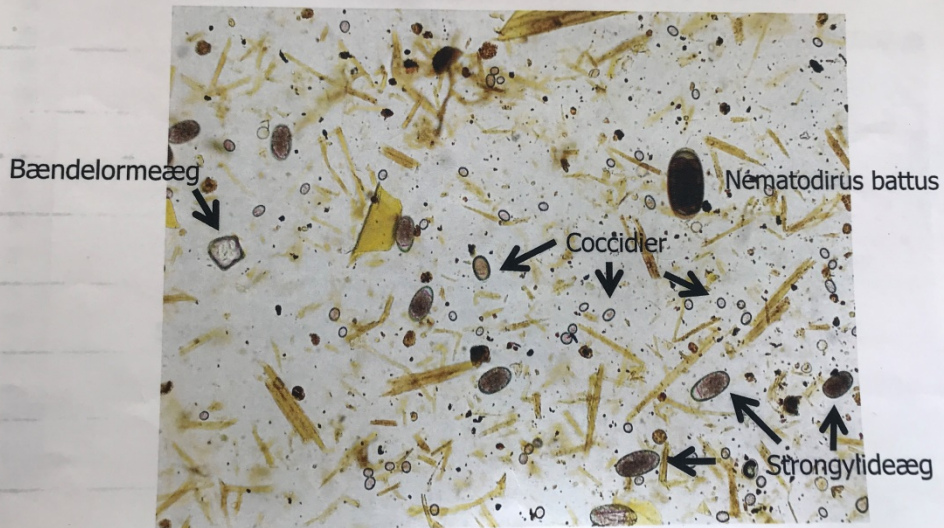

Lieferprogramm • Range of Products • Gamme de Produits • Gamma di prodotti • Gama de productos • Gama de Productos  
 Assortiment • Sortiment výrobků • Sortiment výrobu • Zakres produktów • Assortимент продукции • Ürün Çeşitleri

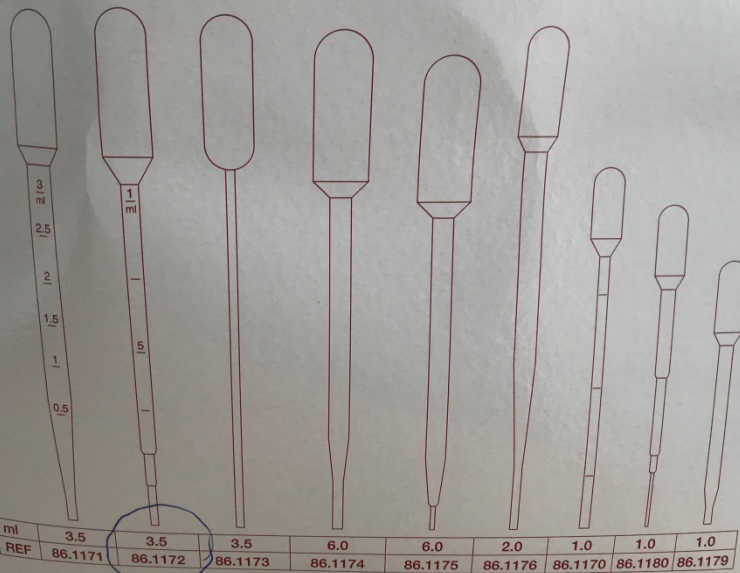


**SARSTEDT**

Udstyr vi brugte på Ormetællings kursus i juni og august 2022

# Transferpipetten · Tra

500 **REF** 86.1172

Transferpipette 3,5ml  
Transfer pipette 3.5ml

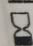 2026 - 08 - 31

**LOT** 1053021



**IVD**

**CE**

S044598




SARSTEDT AG & Co. KG  
Sarstedtstr. 1  
D-51588 Nümbrecht  
Germany  
www.sarstedt.com



(01) 0 4039917 08558 8 (17) 260831 (10) 1053021

Made in Germany  
21-07-30 12:17

Udstyr vi brugte på Ormetællings kursus i juni og august 2022

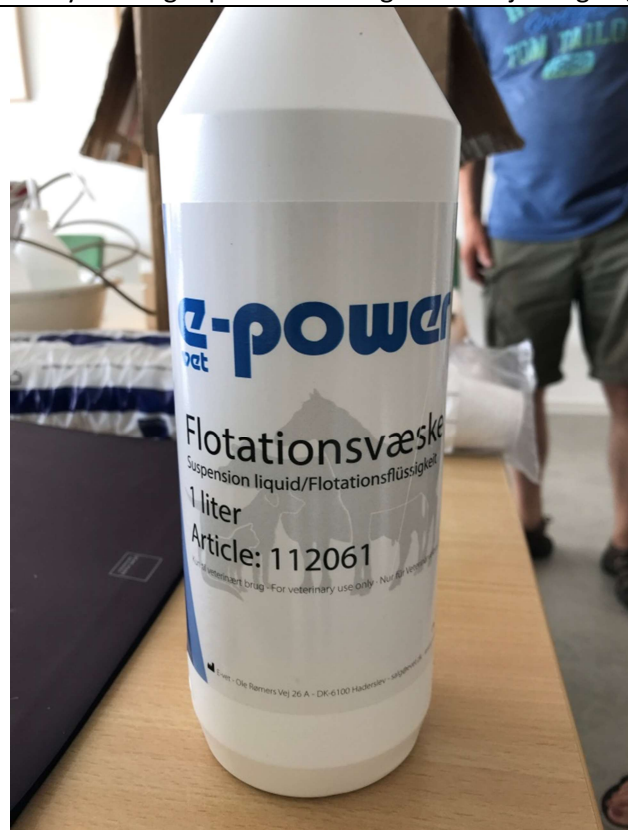

Udstyr vi brugte på Ormetællings kursus i juni og august 2022



Udstyr vi brugte på Ormetællings kursus i juni og august 2022



Udstyr vi brugte på Ormetællings kursus i juni og august 2022